



## 资源 CD 安装帮助

[I. 安装 USB 驱动程序](#)


[II. 安装 PolyTemp™](#)

[III. 安装用于 Microsoft Excel 的 TDMS 查看器插件](#)

## I. 安装 USB 驱动程序

**重要信息：**要使用 USB 连接 POLYSCIENCE 循环浴槽，请在将设备插入 PC 之前安装 USB 驱动程序。



- 1) 将 PolyScience 驱动程序 CD 插入 PC 中。
- 2) 单击“Install USB Driver(安装 USB 驱动程序)”图标
- 3) 驱动程序安装过程中会短暂显示一个命令行窗口。此屏幕关闭即表明安装完成。

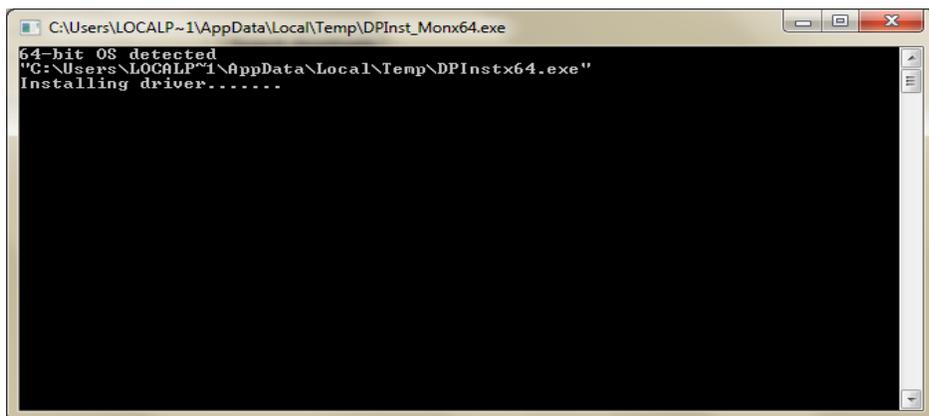

- 4) 将与循环浴槽相连的 USB 电缆插入到 PC 中。Windows 将完成驱动程序安装。

### 安装说明：


- 您的循环浴槽会作为虚拟 COM 端口进行安装。
- 默认指定为 COM3。
- 如果您有 3 个以上物理串行端口或额外的虚拟 COM 设备，则会指定下一个可用的 COM 端口。
- 要识别为循环浴槽分配了哪个端口，请右击“我的电脑”并选择“属性”。单击“设备管理器”。
- 循环浴槽的 USB 连接会显示在“端口 (COM 和 LPT)”下。如果有多个 COM 端口的列表，请在每个上面进行双击并检查“常规”选项卡上的制造商。循环浴槽将在制造商字段中列出“FTDI”，它代表 PolyScience 设备中的 USB 芯片组类型。

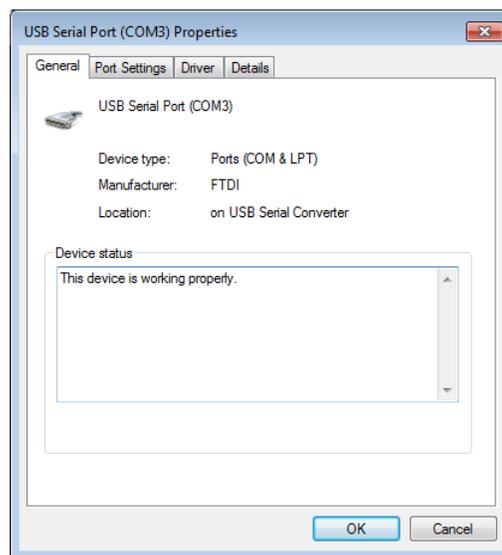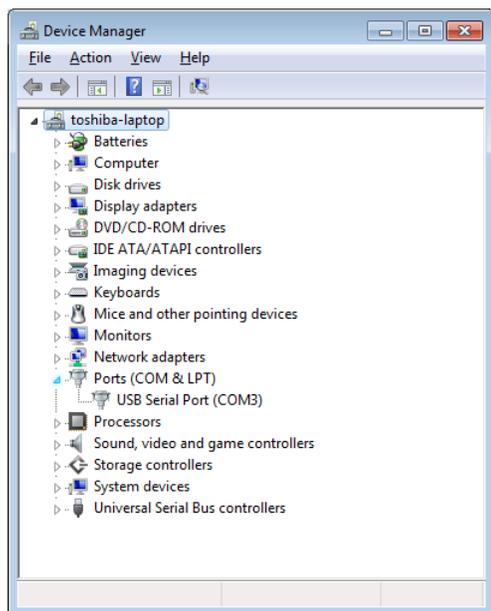


## II. 安装 PolyTemp™

- 1) 将 PolyScience 驱动程序 CD 插入 PC 中。
- 2) 单击“Install PolyTemp™(安装 PolyTemp™)”图标



- 1) 单击“Next(下一步)”

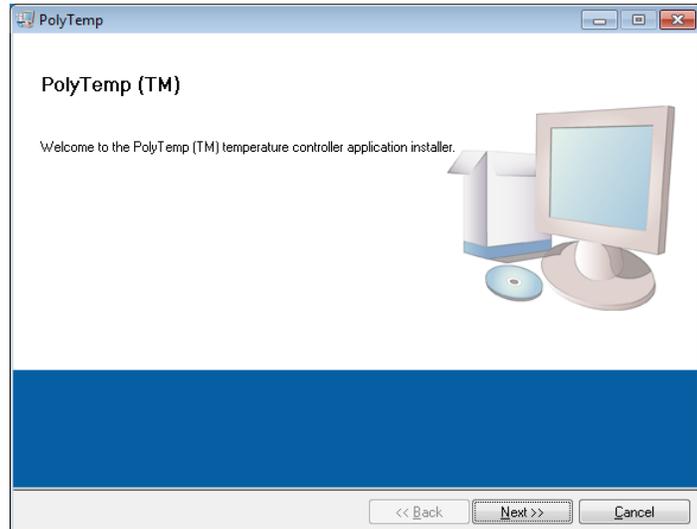


- 2) 选择安装文件要安装到的目录。建议使用默认设置。完成后单击“Next(下一步)”。

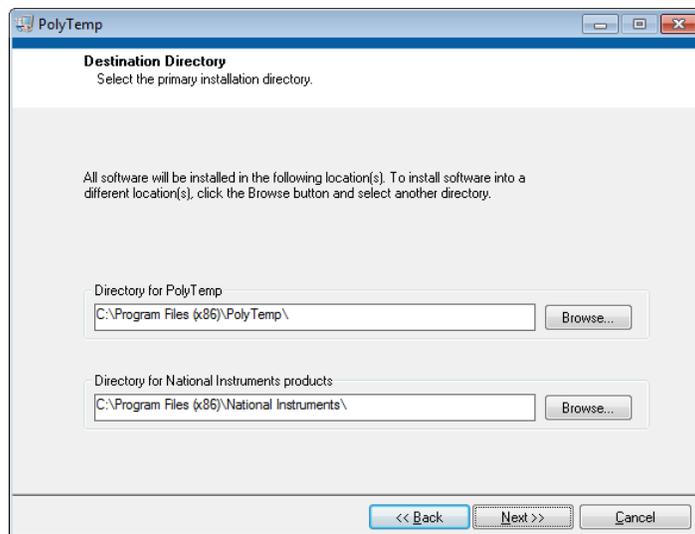

- 3) 软件许可出现时，选择“I Accept the License Agreement(我接受许可协议)”并单击“Next(下一步)”。  
注意：如果选择不接收许可协议，安装将被取消。

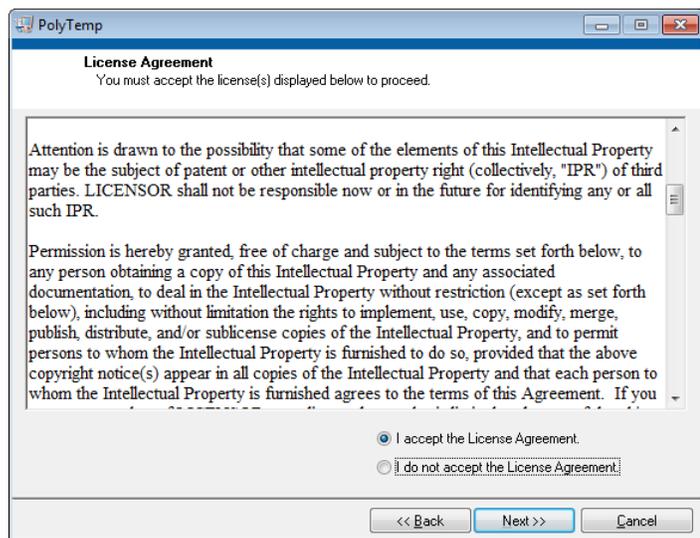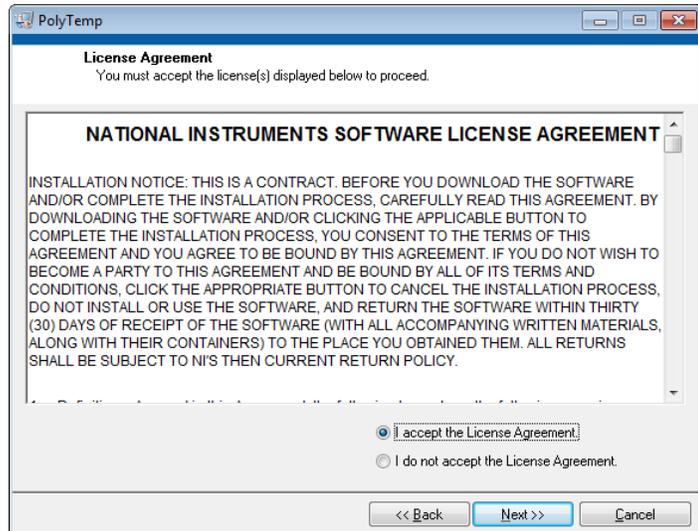


- 4) 单击“Next(下一步)”开始安装。  
完成后单击“Finish(完成)”。  
要完成安装，必须重新启动PC。

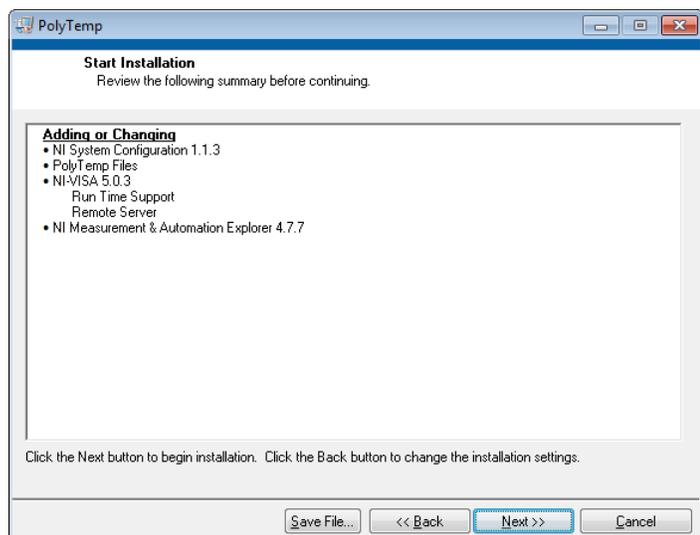


### III. 安装用于 Microsoft Excel 的 TDMS 查看器插件

**重要信息：**请在安装 TDMS 查看器之前关闭您 PC 上所有正在运行的程序。


- 1) 将 PolyScience 驱动程序 CD 插入 PC 中。
- 2) 单击“Install TDMS Viewer(安装 TDMS 查看器)”图标
- 3) 确保所有安装程序均已关闭  
并单击“Next(下一步)”

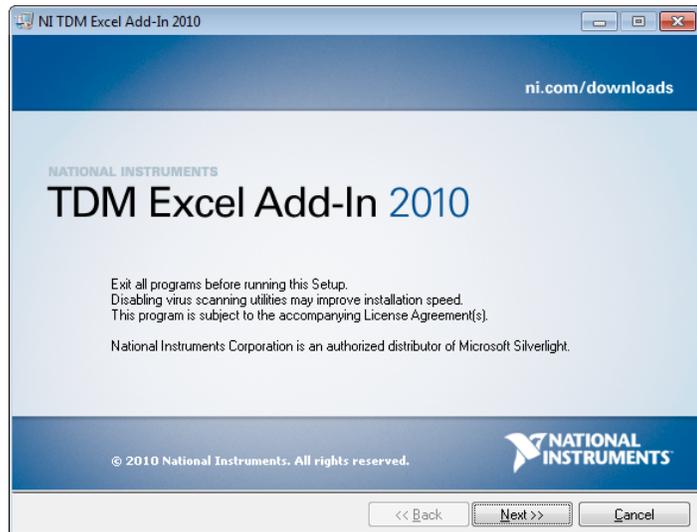

- 4) 选择是否将数据发送给  
National Instruments。  
注意：取消选中此框不会影  
响安装。  
  
单击“Next(下一步)”继续安装

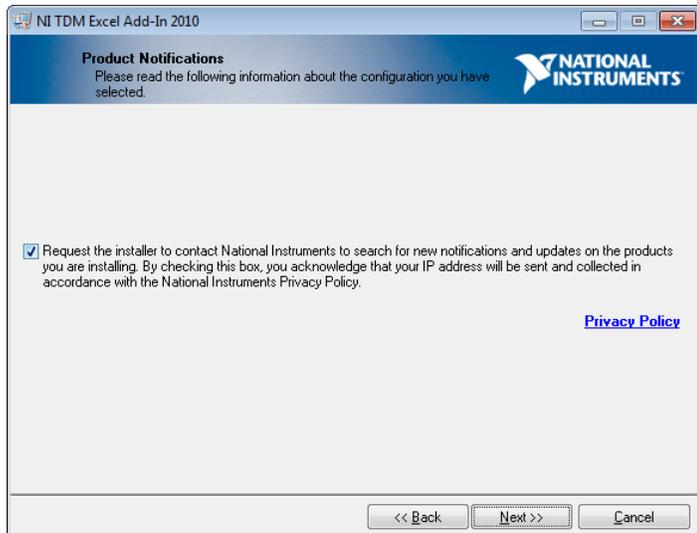

- 5) 软件许可协议出现时，选择“ I Accept the License Agreement(我接受许可协议)”并单击“Next(下一步)”。  
注意：如果选择不接收许可协议，安装将被取消。

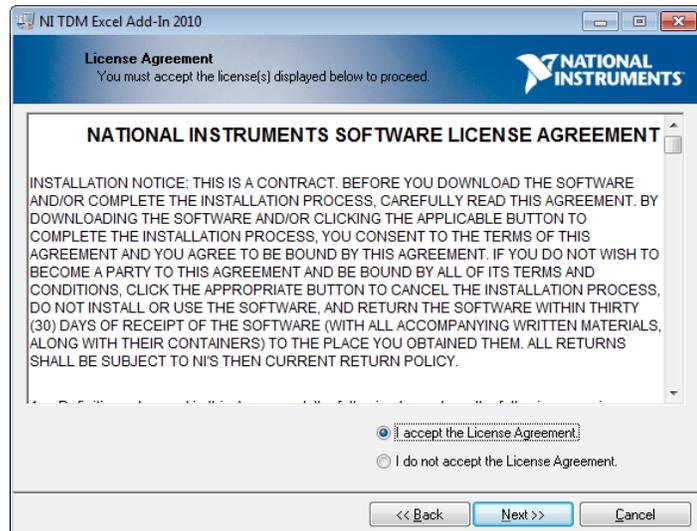

- 6) 单击“Next(下一步)”开始安装。完成后单击“Finish(完成)”。

